

细胞活性检测剂 7-AAD, 7-AAD Viability Staining Solution

目录号	规格
FXP003-150	150 tests

浓度:	10 μ g/ml
体积:	1.5 ml
成分:	7- Aminoactinomycin D, 7-AAD
用量:	10 μ l/test 用于 1X10 ⁵ 细胞
储存条件:	2-8 $^{\circ}$ C 保存

相关介绍

7-AAD (7- Aminoactinomycin D)可以进入死细胞内与 DNA 结合。因此用 7-AAD 染色可在流式细胞仪上鉴别死活细胞。通常用 FL3 检测 7-AAD 染色的死细胞。

*经固定的细胞不能用此溶液染色。

产品应用

样品在抗体染色后，上机前，在 0.5 ml 细胞悬液(1.0~1 \times 10⁵)中，加入 10 μ l 细胞活性检测剂，流式细胞仪 (FACS) 分析。

注意事项

此产品仅供研究，不用于临床诊断

相关产品

货号	产品名称	应用
FXP002	细胞活性检测剂 PI, PI Viability Staining Solution	FC
FXP137	Hoechst 33342 细胞染色液 (即用型)	FC
FXP138	Hoechst 33342 细胞染色液 (1000 \times)	FC
FXP139	DAPI 染色液 (即用型)	FC
FXP140	DAPI 染色液 (1000 \times)	FC